

【採材方法及び送付先】

1. 自前採血（血清検査のみ）

- 1) 注射器で血液を 0.5ml 以上採血し，針を外す（溶血防止のため）
- 2) マイクロチューブの管壁に沿って泡を立てないように静かに血液を入れる
- 3) 室温で 30 分～1 時間静置後，血清を分離し PBS または生理食塩水で 10 倍希釈し凍結する。（10 倍希釈凍結血清）
- 4) 10 倍希釈凍結血清 2ml 以上を動物実験センターに送付または持参して下さい。

※注意点

血清は凍結保存が可能ですが、凍結・融解を繰り返しますと抗体値が減少しますので、なるべく凍結状態で動物実験センターまで送付または持参願います。

2. セロハンテープ法によるぎょう虫卵の採取

セロハンテープを使用して採材したものを、スライドグラスに貼り付け常温で動物実験センターに持参、または宅急便等で送付してください。

*ぎょう虫卵のセロハンテープ法のやり方（りんく [gyo_chu.pdf](#)）

<送付先>

〒980-8575

仙台市青葉区星陵町 2-1

動物実験センター 吉田弥生 宛